



## 10×Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液

货号：SW148-02

保存条件：常温保存

保质期：12 个月

运输条件：常温运输

### 产品介绍：

Seven 10× Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液是用于蛋白印迹实验（Western Blotting）蛋白电泳。本产品按常规方法配制而成，为 10×浓缩液，便于储存、操作简便。

| 货号       | 产品名称                      | 规格    |
|----------|---------------------------|-------|
| SW148-02 | 10×Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 | 500mL |

**组分浓度：**250mM Tris, 2.5M Glycine, 1% SDS (W/V)

### 使用方法：

本产品为 10×浓缩液，使用前需稀释至 1×：

1. 取 100mL 的 10× Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液；
2. 加入蒸馏水或去离子水，定容至 1L，混匀后即可使用；
3. 新配制的 1×电泳缓冲液工作液室温可保存一周左右。

### 注意事项：

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再进行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 当缓冲液颜色变为浅棕色或黄褐色时应该丢弃。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。